

LabSolutions – Registrazione


Come effettuare la registrazione al portale delle licenze per LabSolutions

1. Premessa



Per attivare le licenze software è necessario che il Cliente si registri presso il portale Shimadzu. Tramite il medesimo portale sarà possibile l'attivazione delle licenze, la loro disattivazione per trasferimenti u altri computer o operazioni di manutenzione, trasferire la licenza ad altri utenti, recupero di tutte le informazioni relative alle licenze.

2. Come registrarsi


- 1) Collegarsi al sito activate.an.shimadzu.co.jp e selezionare il link "Create Account"

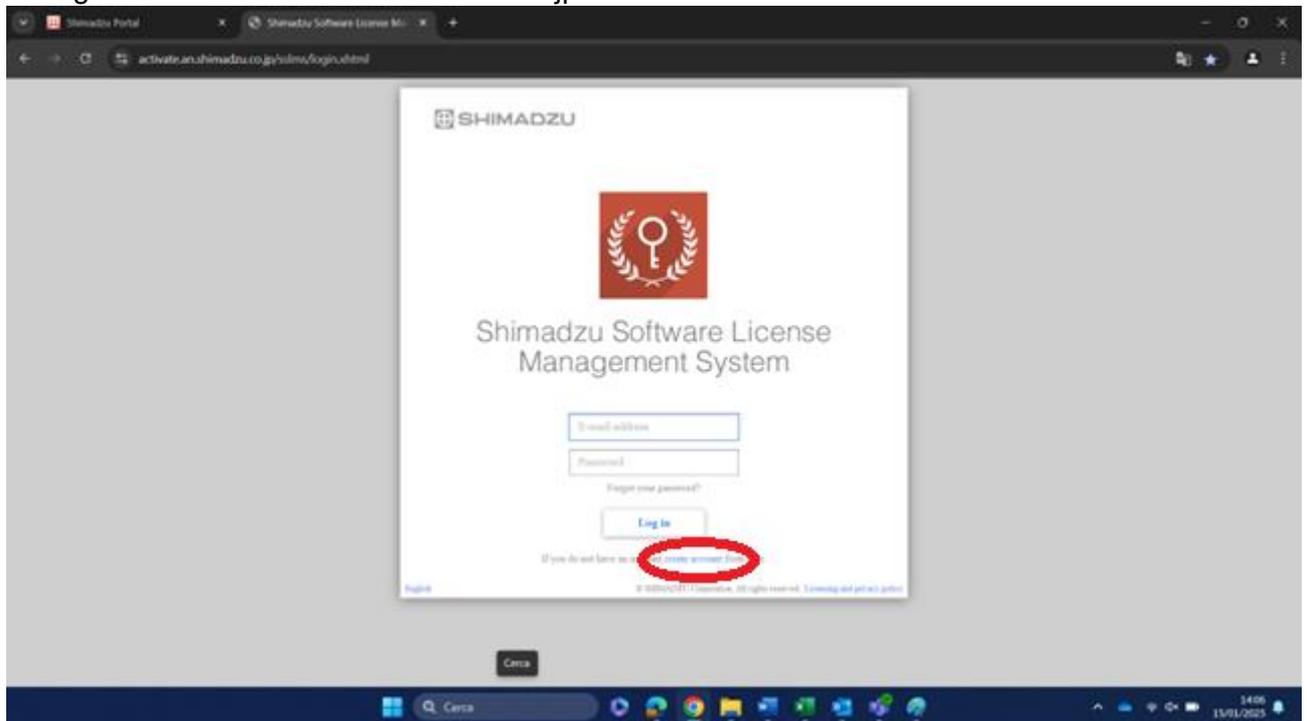


- 2) Compilare i campi. Per attivare la checkbox di accettazione delle condizioni di licenza occorre fare click sul link e visualizzare la pagina

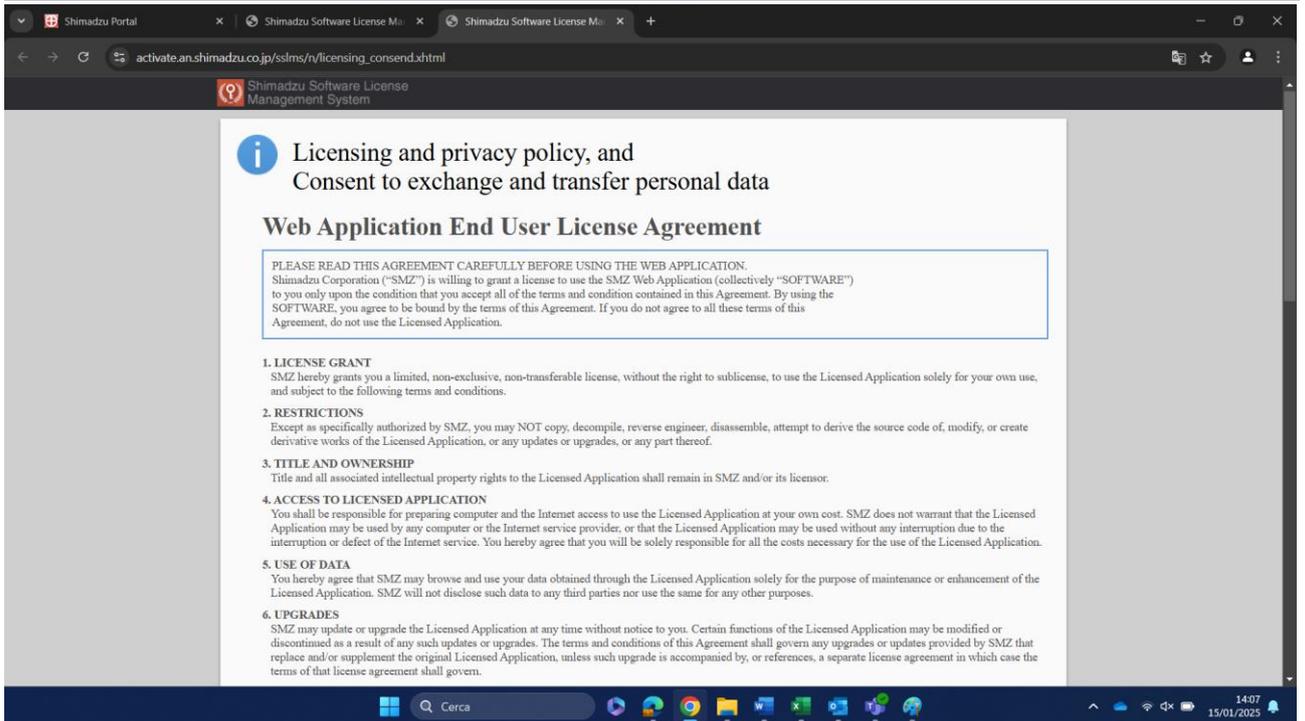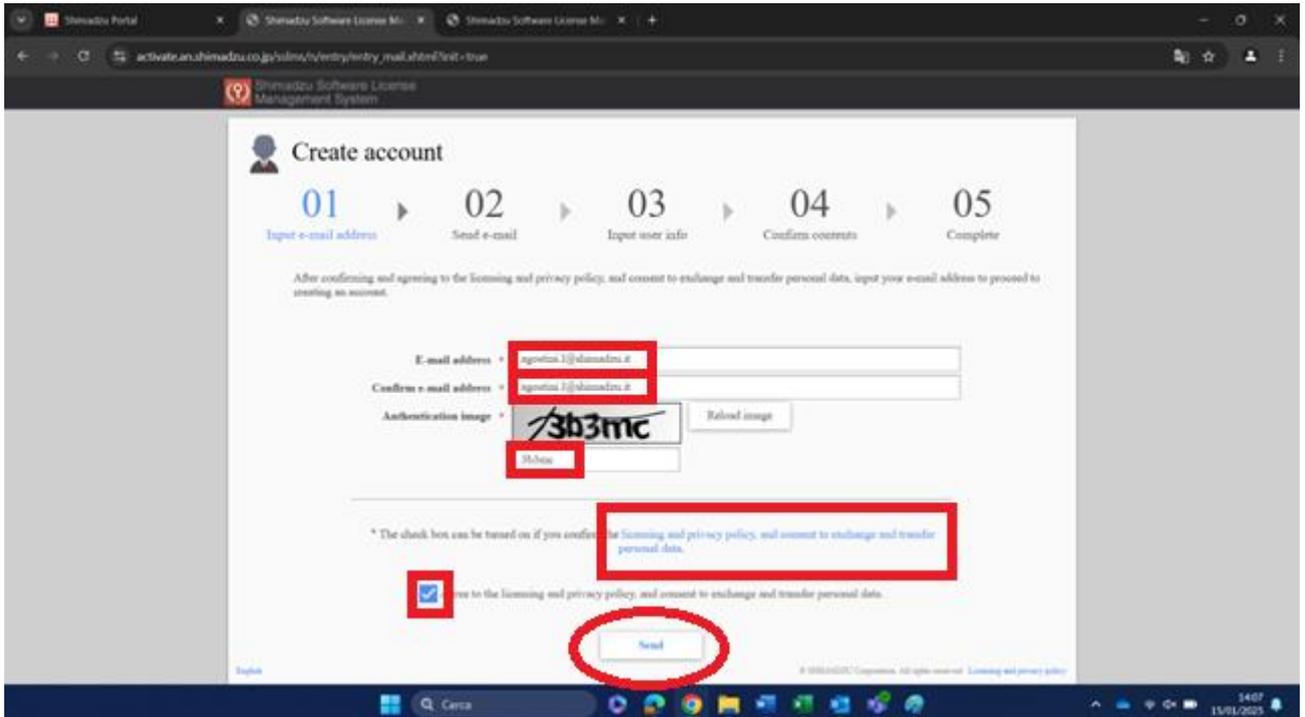


- 3) Verrà recapitata una email con il link per la verifica all'indirizzo registrato

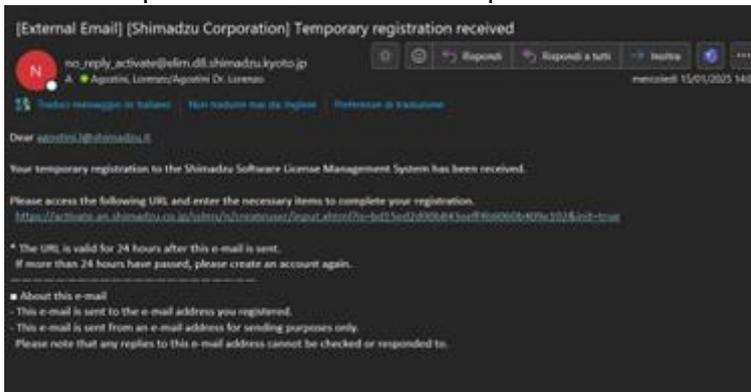


- 4) Seguendo il link si aprirà una pagina in cui inserire i propri dati e confermare

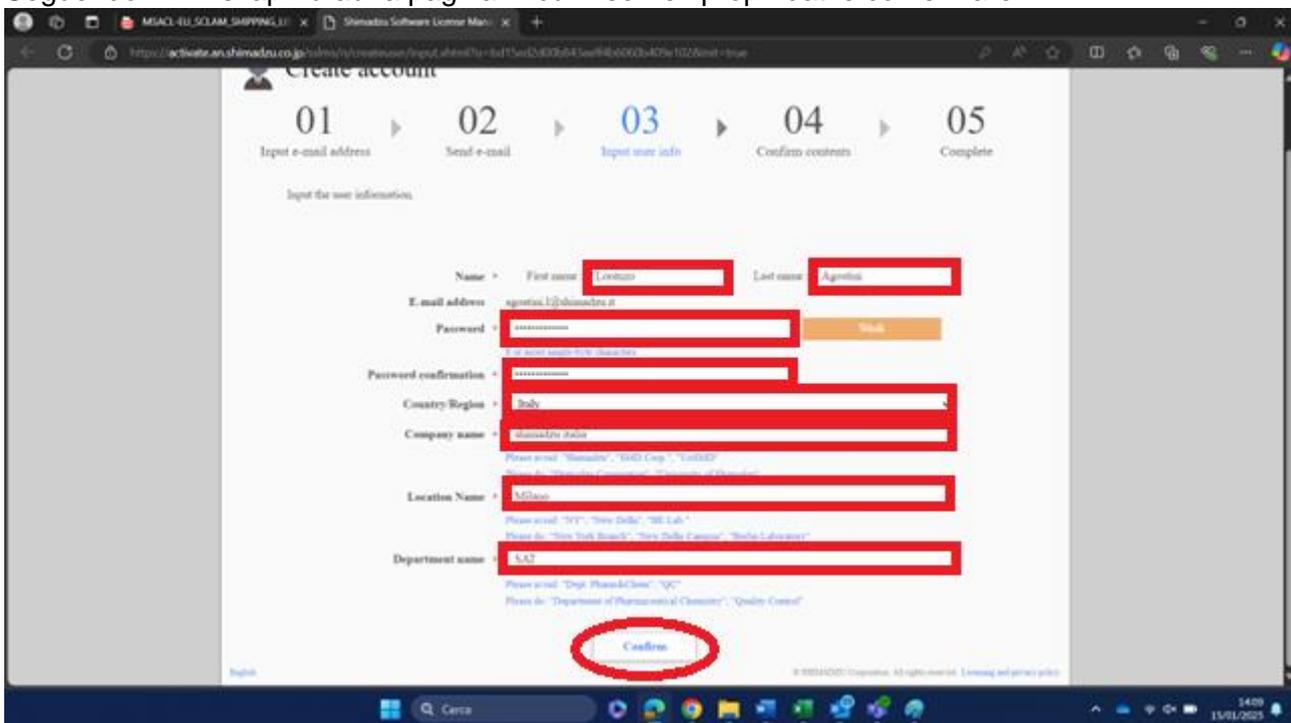


- 5) Vengono riepilogate le informazioni, selezionare "Register"

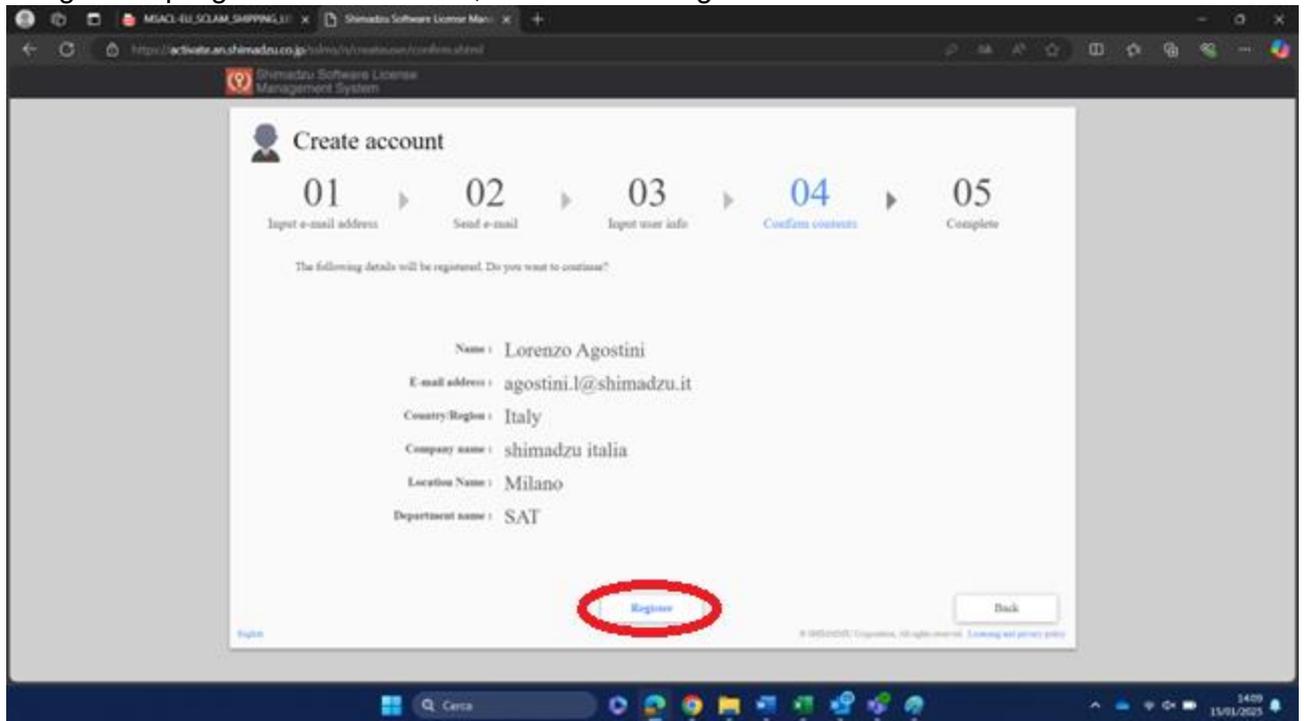

- 6) La registrazione è completata

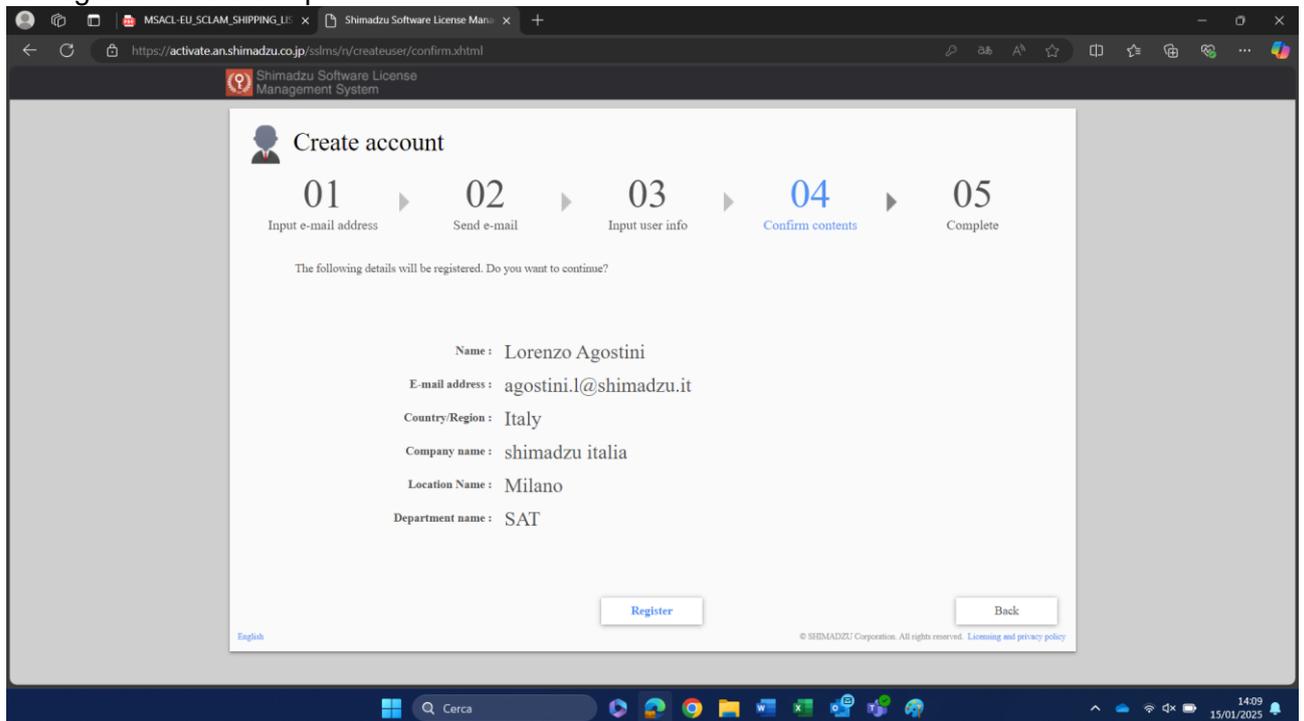

3. Domande frequenti

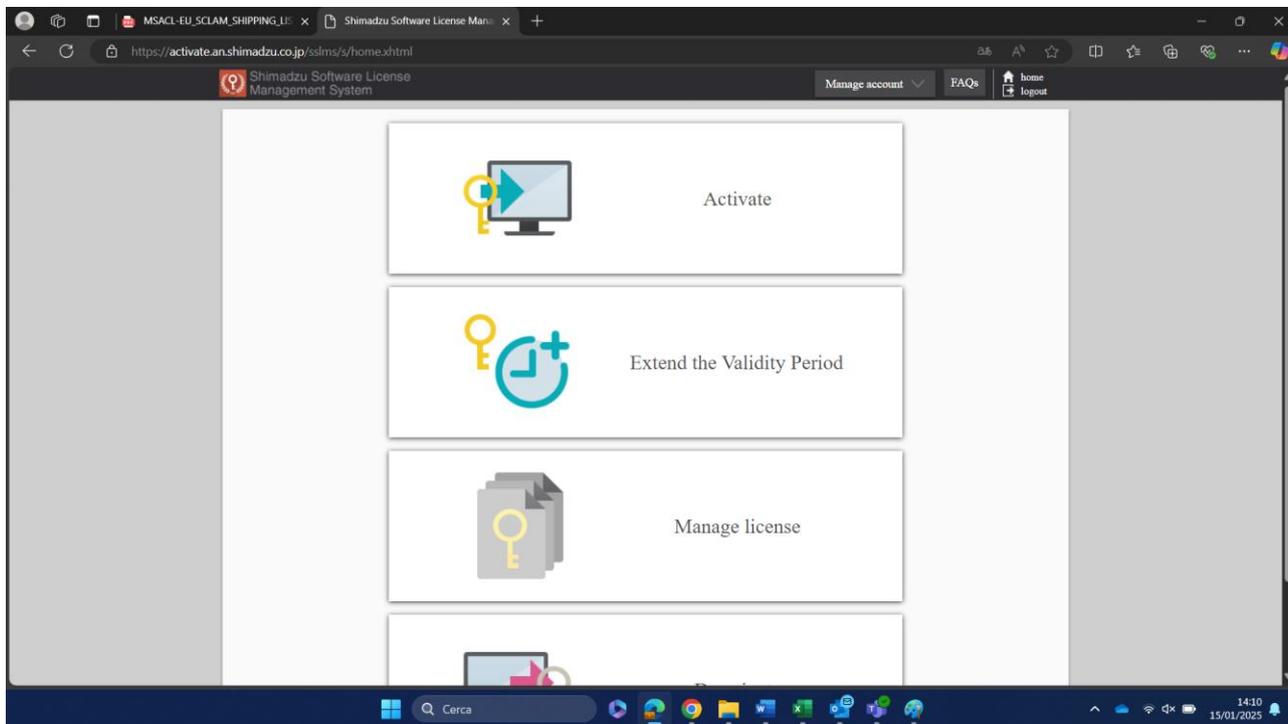

1.1. Posso modificare le informazioni di registrazione?

Sì, Tramite il menu “Manage account” situato nella barra superiore

1.2. Cosa faccio se perdo la password?

È possibile ripristinarla tramite l’opzione presente nella finestra di login, verrà inviata una mail con un link

1.3. La persona titolare della registrazione non lavora più per l’azienda, come posso fare?

Un nuovo utente si registra con questa procedura, quindi serve contattare il servizio di assistenza tecnica Shimadzu per ottenere il trasferimento delle licenze

